


คู่มือการใช้งาน Rapid Moisture meter อย่างง่าย

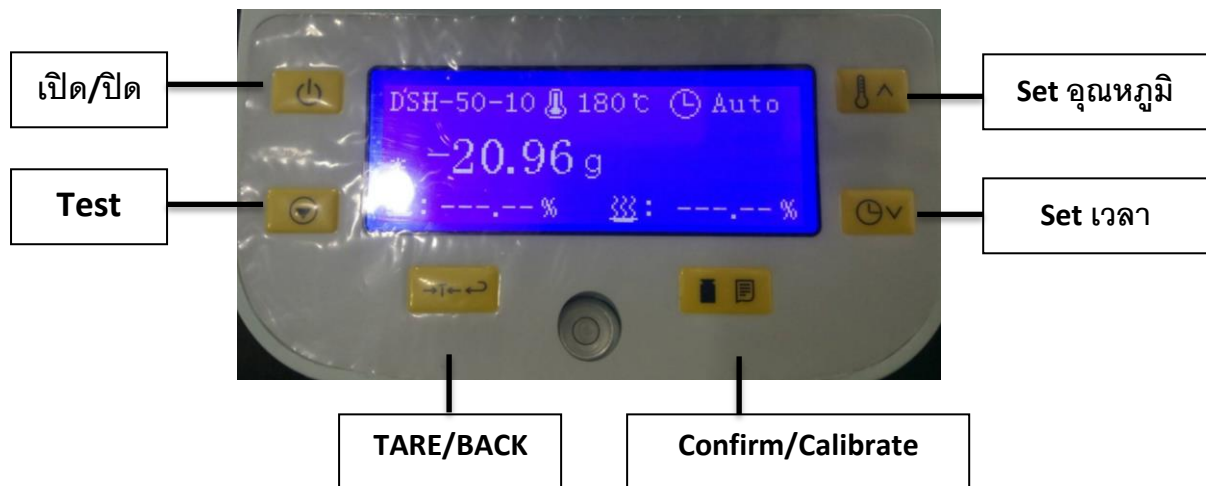

1. ประกอบฐาน ปิดฝาเครื่อง
2. เสียบปลั๊ก เปิดเครื่องวอร์มไว้ 30 นาทีก่อนใช้งานเพื่อค่าที่ถูกต้องยิ่งขึ้น
3. ตั้งค่าอุณหภูมิและเวลาสำหรับการวัด สำหรับการตั้งแบบ Automatic mode ไว้ เมื่อความชื้นลดลงน้อยกว่า 0.1% การทำงานของเครื่องจะหยุดโดยอัตโนมัติ
4. เตรียมตัวอย่าง
5. วางถาดเปล่า กด **TARE**
6. วางตัวอย่างลงไป ปิดฝาเครื่อง
7. กด **TEST**
8. เมื่อเสร็จหน้าจอจะโชว์ % Dry weight และ % moisture