

# คู่มือการใช้งาน

## Vortex 3 ยี่ห้อ IKA



1. เสียบปลั๊กไฟ เปิดเครื่องโดยกดปุ่มหมายเลข 1 โดยเมื่อกดปุ่มไปทางด้านซ้าย (ไฟที่หมายเลข 2. จะติด) เป็นการใช้ฟังก์ชันเปิดใช้งานต่อเนื่อง
2. เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชัน touch ให้กดปุ่มหมายเลข 1 ไปทางด้านขวา (ไฟที่หมายเลข 2. จะยังไม่ติดจนกว่าจะมีการ touch)
3. หมุนปุ่มหมายเลข 3 เพื่อปรับความเร็วรอบ